

# Digidata132x トラブルシューティング

Inter Medical co., ltd.



# POWER, READYランプが点灯しない

1. 電源ケーブルの接続をご確認して下さい。
2. ヒューズをご確認下さい。切れている場合は、タイムラグタイプ, 6.3 mm x 35 mm, 1.0 A 250 Vのヒューズとご交換下さい。弊社にて販売も可能です。

上記で改善されない場合は、故障の可能性があります。弊社までお送り下さい。

# POWER, READYランプの点灯が弱い

故障の可能性があります。弊社までお送り下さい。

# POWER, READYランプが点滅する

故障の可能性があります。弊社までお送り下さい。

# Not Presentと表示される

下記で改善されない場合は、故障の可能性があります。弊社までお送り下さい。

- スタート > すべてのプログラム > Molecular Devices > pCLAMP 10.x > Reset to Program DefaultsからDigitizerをリセットしてPC、Digidataを再起動する。
- Digidataの電源切った状態で、pCLAMPを再インストールする。
- PCを交換する。
- Windowsを再インストールする。

# PatchXpressとして認識される

PatchXpressとして認識される場合は、コンピュータとDigidata1322Aの起動を繰り返して下さい。

## 手順

1. PatchXpressとして認識された。
  - コンピュータ起動時のSCSIコントローラでPatchXpressとして認識された。
  - デバイスマネージャでPatchXpressとして認識された。
  - ClampexのDigitizerでPatchXpressとして認識された。
2. デバイスマネージャの「 Axon Instruments / PatchXpress 」をすべて削除する。
3. コンピュータをシャットダウンする。
4. Digidata1322Aの電源をオフにする。
5. SCSIケーブルを挿し直す。
6. Digidata1322Aの電源をオンにする。
7. コンピュータを起動する。
8. Digidata1322Aが認識されることを確認する。(認識は8回行われることがあります)

# 送付先・連絡先

ご不明な点は下記にご連絡下さい。

株式会社インターメディカル

〒464-0850

愛知県名古屋市千種区今池三丁目40番4号

TEL : 052-731-8000

FAX : 052-731-5050

Mail : [support@intermedical.co.jp](mailto:support@intermedical.co.jp)